

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

Центрифуга лабораторная молочная
Модель ЦЛМ 1-8



Содержание

1. Меры безопасности
2. Общая информация
3. Ввод в эксплуатацию
4. Работа с центрифугой
5. Спецификация
6. Техническое обслуживание
7. Гарантийные обязательства.
Сведения о рекламациях

1. Меры безопасности

Внимание! Перед использованием центрифуги изучите данную инструкцию по эксплуатации.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация центрифуги должна осуществляться в соответствии с данной инструкцией.
- Центрифугу следует оберегать от ударов и падений.
- После транспортировки или хранения на складе необходимо выдержать центрифугу при комнатной температуре перед подключением к сети в течение 2-3 часов.
- Запрещается применение не рекомендованных производителем способов очистки и дезинфекции.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию центрифуги.
- Контейнеры с жиromeрами необходимо загружать равномерно.
- Запрещается включать центрифугу с пустыми контейнерами.
- Во время центрифугирования, в зоне 300 мм вокруг центрифуги не должны находиться люди, опасные вещества и предметы.
- При необходимости перемещения прибора отключить его от сети.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Центрифуга должна быть подключена только к сети с напряжением, указанным на наклейке с серийным номером.
- Запрещается подключать центрифугу к сетевой розетке без заземления, а также использовать удлинитель без заземления.
- Во время эксплуатации центрифуги сетевая кабельная вилка должна быть легко доступна.

ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Использовать центрифугу в помещениях с агрессивными и взрывоопасными химическими смесями.
- Использовать центрифугу вне лабораторных помещений.
- Пользоваться неисправной центрифугой.
- Оставлять работающую центрифугу без присмотра.
- Никогда не касайтесь вращающегося ротора в случае неисправности.
- Запрещается центрифугирование с недопустимым дисбалансом.
- Открывать крышку до окончания цикла центрифугирования (окончание цикла сопровождается звуковым сигналом).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных материалов, пролитых на центрифугу или попавших внутрь корпуса.

ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Биологическая опасность.



- Общая опасность.

2. Общая информация

Центрифуга лабораторная молочная «ЦЛМ 1-8» предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см^3 в поле центробежных сил в лабораториях, контролирующих и исследующих молоко и молочные продукты, для определения содержания жира и массовой доли белка в молоке при исследованиях, в практике клинической лабораторной диагностики и при проведении исследований в области ветеринарии, медицины, биологии и др..

3. Ввод в эксплуатацию

3.1 Аккуратно распакуйте прибор. Сохраните оригинальную упаковку для возможной транспортировки прибора или его хранения.

Внимательно осмотрите изделие на наличие полученных при перевозке повреждений. На такие повреждения гарантия не распространяется.

3.2 Комплектация

| | |
|---|--------|
| Центрифуга лабораторная молочная «ЦЛМ 1-8»..... | 1 шт. |
| Контейнер для бутирометра..... | 8 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 экз. |
| Запасной предохранитель..... | 2 шт. |


3.3 Установка центрифуги на рабочее место:

Установите центрифугу на ровной горизонтальной поверхности;
подключите сетевую вилку в розетку так, чтобы она была легко доступна.

Не следует устанавливать центрифугу под прямым солнечным светом, а также препятствовать естественной вентиляции прибора, загромождая пространство вокруг него.

4. Работа с центрифугой


Бутирометр в контейнере

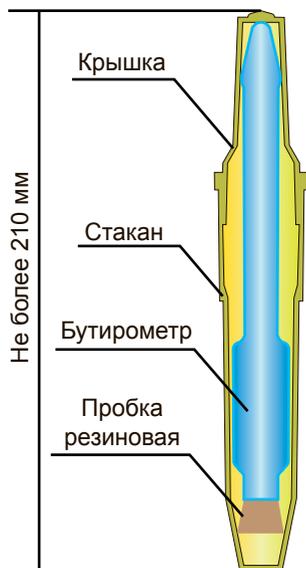


Общий вид центрифуги «ЦЛМ 1-8»



Панель управления

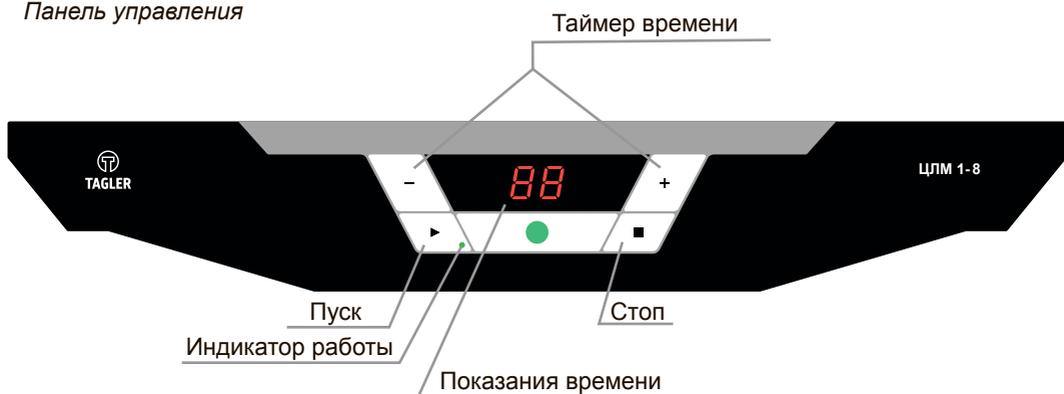

Задняя часть центрифуги

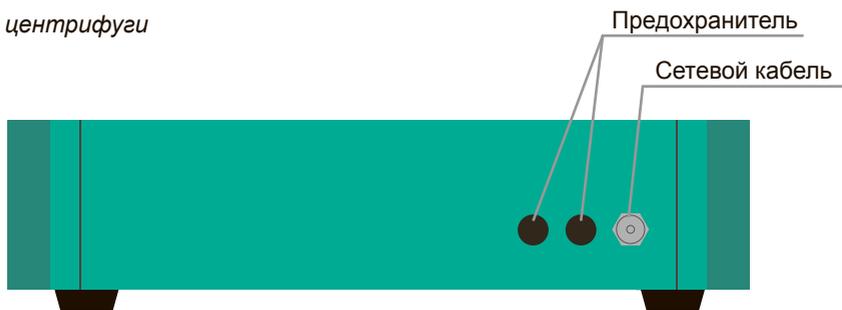

- 4.1 Подключите центрифугу к сетевой розетке с заземлением и нажмите на выключатель (сеть), расположенный на боковой панели прибора.
- 4.2 Жиромеры следует уложить в контейнеры, и установить в балансиры на роторе. Укладку жиромеров производить симметрично по окружности ротора во избежание дисбаланса. На роторе возможно разместить 2, 4, 6, 8 жиромеров. В тех случаях, когда, в ротор нужно загрузить количество жиромеров, которые невозможно расположить равномерно, следует заложить дополнительный жиромер, масса которого равна массе заложенного в роторе жиросмера. Разница в массе жиромеров не более 4 г.
- 4.3 Установить необходимое для работы время таймера с помощью кнопок (- и +) (Установка времени от 0 до 90 минут). Если время таймера не установлено () кнопка «Пуск» () не активна.
- 4.4 Нажать кнопку «Пуск» () (загорится зеленый индикатор).
- 4.5 По истечению времени, на которое установлен таймер, вращение ротора центрифуги прекращается автоматически. В режиме «остановки» начинается отсчёт времени торможения которое отображается на дисплее, по окончании которого подаётся звуковой сигнал. После звукового сигнала откройте крышку.
- 4.6 При необходимости преждевременной остановки центрифугирования нажмите кнопку «СТОП» () после чего начнётся отсчёт времени торможения которое отображается на дисплее.

5. Спецификация

Центрифуга разработана для использования в закрытых лабораторных комнатах, инкубаторах и других помещениях при температурах от +4°C до +40°C и максимальной относительной влажности воздуха 80%.

5.1 Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Максимальное количество размещаемых проб на роторе..... | 8 |
| Фактор разделения: | |
| для исследования молока и молочных продуктов..... | 350±50 |
| Диапазон выдержек, мин..... | 1-90 |
| Номинальная частота вращения диска, мин-1..... | 1380 ±5% |
| Мощность, Вт..... | 125 |
| Напряжение питания, В..... | 220 ±10% |
| Частота, Гц..... | 50 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)..... | 540x450x330 |
| Масса, кг, не более..... | 26 |

6. Техническое обслуживание

- 6.1 При необходимости сервисного обслуживания отключите центрифугу от сети и свяжитесь с сервисным центром или специализированной мастерской.
- 6.2 Техническое обслуживание центрифуги и все виды ремонтных работ могут проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие специальную подготовку.
- 6.3 Наружные поверхности центрифуги и поверхности, соприкасающиеся с исследуемыми объектами, необходимо периодически протирать салфеткой или тампоном, смоченным в растворе с массовой долей перекиси водорода по ГОСТ 177-88 не более 3% и массовой долей моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-83 не более 0,5% раствора с массовой долей хлорамина по ГОСТ 1625-75 не более 10%. При этом центрифуга должна быть отключена от сети. Периодичность этих работ устанавливается потребителем центрифуги в зависимости от интенсивности её использования.
- 6.4 Замена предохранителя.
Отсоедините прибор от сети.
Проверьте предохранитель, который находится в специальном держателе, расположенном на задней панели прибора и при необходимости замените. (Тип предохранителя для 220В - 2 А).

7. Гарантийные обязательства. Сведения о рекламациях

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора данной спецификации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев с момента поставки потребителю.
- 7.3 При обнаружении дефектов, потребителем составляется и утверждается рекламационный акт с подробным описанием неисправности, указанием даты и ФИО лица, ответственного за техническое состояние прибора.
- 7.4 Перед отправкой центрифуги в ремонт, следует очистить рабочую камеру от различных загрязнений образующихся при эксплуатации.
- 7.5 При несоблюдении пункта 7.4 гарантийный ремонт не производится.

Акт высылается представителю изготовителя :

ООО «НПП Таглер»

Россия, 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3

Тел.: 8 (495) 963-74-85

- 7.6 Следующая информация понадобится в случае необходимости гарантийного и пост гарантийного обслуживания прибора.

Модель: ЦЛМ 1-8

Серийный номер _____

Дата выпуска _____



М.П.



Инактиватор ИСА-45НТ



**Центрифуга лабораторная молочная с подогревом
ТАГЛЕР
модель ЦЛМН 1-8**



**Плита нагревательная ТАГЛЕР
ПН - 4030**



**Мешалка магнитная ТАГЛЕР
ММ-135М**



**Плита нагревательная ТАГЛЕР
ПН - 4030СК**



**Мешалка магнитная ТАГЛЕР
ММ-135НМ**



**Термостат ТАГЛЕР для пробирок
модель НТ- Plasmolifting Gel**



**Термостат ТАГЛЕР для пробирок
модель НТ-120**

