

# Баня песчаная лабораторная БП-1

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение

Баня песчаная лабораторная БП-1 предназначена для проведения лабораторных работ по химии в общелабораторных центрах.

### Технические данные

Напряжение питания 220-230В переменного тока частотой 50Гц.

Плитка электрическая при номинальном напряжении и мощности 1000Вт обеспечивает нагревание в резервуаре бани песочной 900 куб.см. песка с начальной температурой 20°C до температуры 170 °С в центре на поверхности песка за время не более 90 минут.

### Комплект поставки

Плитка электрическая, 1,0 кВт	см. инструкцию в комплекте	1 шт.
Резервуар бани песочной	Ширина: 205±5 мм Глубина: 40±5 мм Масса: 195±5 г	1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 шт.

Песок в комплект поставки не входит!

### Указания по эксплуатации

Прежде, чем включить изделие, работающий должен изучить руководство по эксплуатации.

Перед началом эксплуатации электрическая плитка должна быть заземлена. Электрическая плитка должна подключаться к питающей сети через распределительный щит, снабженный устройством защитного отключения. Не допускается включение изделия в сеть с напряжением, не соответствующим указанному в руководстве. Хранить изделие следует в сухом отапливаемом помещении.

### Работа с изделием

Время непрерывной работы электрической плитки не должно превышать 90 минут. При эксплуатации и ремонте электрической плитки следует учитывать следующие виды опасности: переменный электрический ток напряжением 220В и высокую температуру нагревателя. С изделием следует обращаться осторожно, предохраняя его от ударов и механических повреждений.

### Порядок работы с песочной баней

Резервуар песочной бани, наполненный песком, устанавливается на нагреватель электрической плитки. Нагреваемый сосуд устанавливается в песок так, чтобы он не касался стенок и дна резервуара. Плитка включается на требуемую мощность. По окончании работы, убедитесь, что ручка регулировки температуры электрической плитки стоит в позиции "0" и плитка отключена от электрической сети.

## **Техническое обслуживание**

Резервуар бани после работы надо вытереть и просушить. Песок, применяемый для песочной бани, должен быть мелким и чистым. Перед первым применением его необходимо прокалить для удаления из него органических примесей.

Электроплитку следует отключить от электросети и очистить ее от загрязнений.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия поставщиком потребителю.

Поставщик не несет гарантийной ответственности в случаях небрежного транспортирования и хранения, нарушение безопасности эксплуатации, наличия механических повреждений, разборки, несоблюдения указанных правил руководства по эксплуатации.

По всем вопросам в период действия гарантийного срока просим обращаться к Вашему поставщику:

г. Москва, ул. Богородский вал, д.3, тел. (495) 9637470, 963-7208. 649-8660

**Отметка о реализации:**