


Сушилка для лабораторной посуды Stegler SL-52

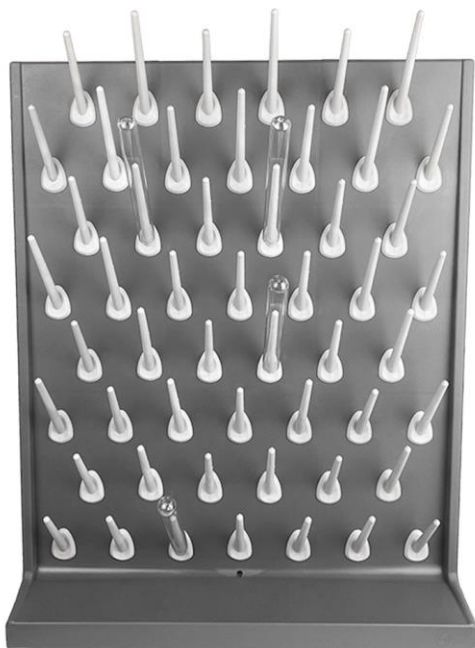

Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Сушилка лабораторная предназначена для сушки пробирок и колб в химических, биологических и др. лабораториях.

Сушилка выполнена из полипропилена и имеет универсальную конструкцию, которая позволяет поставить её на рабочий стол или закрепить на стене. Стержни могут размещаться в любом порядке.

Имеется полипропиленовый поддон для сбора жидкости и шланг для слива воды.

Вертикальная конструкция позволяет рационально использовать рабочее пространство лаборатории.

2. Технические характеристики

Материал исполнения	Полипропилен
Размеры, ДхШхВ, мм	550х125х700
Размер длинных штырей, мм	Ø7 × 128
Размер коротких штырей, мм	Ø7 × 103
Количество мест	52
Масса нетто, кг	2,7

3. Комплектация


Основание сушилки	1 шт.
Длинные стержни	26 шт.
Короткие стержни	26 шт.
Шланг для слива воды с креплением	1 шт.
Верхний кронштейн	2 шт.
Нижний кронштейн	1 шт.
Крышка крепления кронштейна	3 шт
Фурнитура для крепления	1 комплект

4. Установка

При установке сушилки на рабочий стол или стену необходимо убедиться, чтобы поблизости не находилось оборудования, попадание влаги в корпус которого может привести к поломке техники. Не рекомендуется также размещать сушилку лабораторной посуды и вблизи шкафов, в которых хранятся порошковые химические вещества. Даже при аккуратном использовании оборудования повышенный уровень влажности вблизи него может негативно сказаться на физико-химических свойствах реагентов. Выберите место, которое находится на достаточном расстоянии от других объектов, чтобы обеспечить сохранность лабораторной посуды в процессе сушки.

Разметьте позиции для креплений верхнего кронштейна сверлом в 6 мм. Прикрепите верхние кронштейны к стене, установите нижний кронштейн, как указано на рисунке ниже, и, приложив сушилку к стене, разметьте позиции для креплений нижнего кронштейна. Установите шланг для слива воды. Возможно вывести шланг через нижний кронштейн, как указано на рисунке, либо через прорези в левой и правой стороне сушилки.

Установите нижний кронштейн в сушилку, закрепите сушилку на верхних кронштейнах, и закрепите нижний кронштейн на стене.

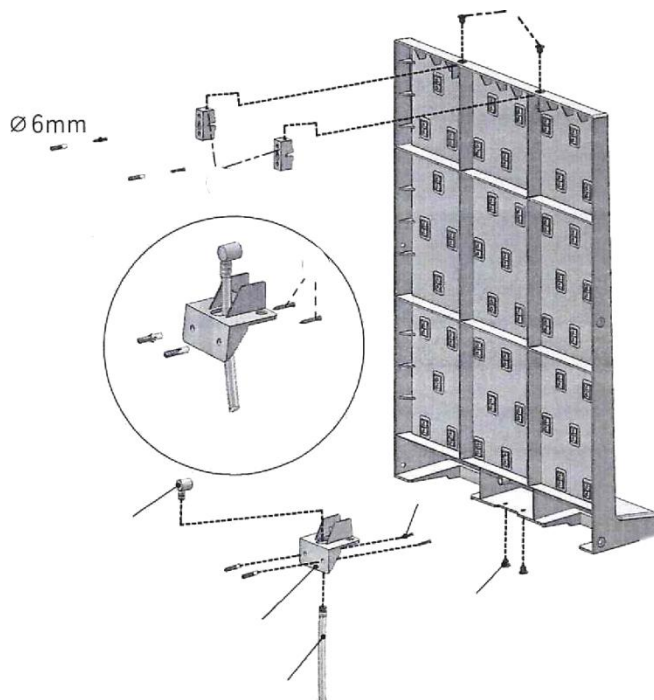

Убедитесь в надежности крепления сушилки после установки. Проверьте, что сушилка установлена ровно и без наклона.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru