

НАБОР ЛАБОРАТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ СИТ ДЛЯ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ СЛК-200 (8шт)

Руководство по эксплуатации



Настоящее Руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом на указанное Изделие.

1. Назначение, описание, комплект поставки

Изделие предназначено для контроля пшеничной муки по размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении. Крупность: экстра, высший, крупчатка, 1 и 2 сорта, белизна и зараженность по ГОСТ 27560-87, 26361-84, 27559-87.

Сито устанавливается на лабораторные рассевы, а так же может применяться при ручном просеивании.

Комплект поставки:

- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 64ПА-50 (106 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 45/50ПА (140 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 41/43ПА (160 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 36/40ПА (180 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 27ПЧ-120 (250 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 12,5ПЧ-240 (560 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 21ПЧ-150 (315 мкм)
- Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 22,7ПЧ-150 (300 мкм)
- Поддон d 200
- Крышка d 200

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные параметры

Внутренний диаметр обечайки, мм	Ø 200 мм
Габаритные размеры, мм:	
наружный диаметр	Ø 220 мм
высота	50 мм
Вес нетто, не более	5 кг

2.2. Используемая рабочая поверхность Изделия соответствует ГОСТ 4403-91, SEFAR NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1374-86, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-698-98, ТУ 14-4-1321-85, ГОСТ 21474-75, ТУ 1812-001-50336739-2008.

2.3. Точность размера ячеек по ИСО 3310-1, ИСО 3310-2, ИСО 5223, DIN 24041-24043.

2.4. Материал обечайки – полиэтилен ПНД ГОСТ 16338-85.

3. Маркировка

Обозначение и характеристики Изделия содержатся в информационной табличке на наружной стороне обечайки.

4. Указания по эксплуатации

4.1. При просеивании материала необходимо пользоваться поддоном и крышкой.

4.2. После окончания работ очистите Изделие кисточкой или щёткой.

4.3. Храните Изделие в закрытом помещении при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ: *Запрещается контакт с агрессивными веществами и их испарениями.*

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Представителем предприятия-изготовителя по гарантийному обслуживанию является компания: ООО «Компания НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «Компания НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru

7. Свидетельство о приемке

Изделие в составе комплектующих с заводскими номерами:

№ _____, № _____,
№ _____, № _____,
№ _____, № _____,
№ _____, № _____,

соответствует ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02 и признано годным к эксплуатации. Изделие проверено на соответствие ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02.

Точность ячеек признана соответствующей ИСО 3310-1, ИСО 3310-2, ИСО 5223, DIN 24041-24043, ГОСТ 4403-91, SEFAR NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1374-86, ТУ14-4-507-99, ТУ-14-4-698-98, ТУ 14-4-1321-85, ГОСТ 21474-75, ТУ 1812-001-50336739-2008.

Дата выпуска _____ Отметка ОТК _____

М.П.