


Магнитная мешалка EcoStir

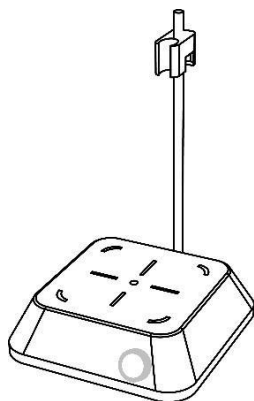

Инструкция по установке

1. Аккуратно распакуйте Изделие и положите его на устойчивую, чистую, нескользящую и огнестойкую поверхность.
2. Перед каждой операцией убедитесь, что Изделие и его принадлежности находятся в хорошем рабочем состоянии.
3. Не используйте Изделие с поврежденным шнуром питания.
4. Перед подключением Изделия к источнику питания убедитесь, что на этикетке указано правильное напряжение.
5. При одновременном использовании нескольких устройств установите Изделие на расстоянии более 10 см от стен и других устройств.
6. Изделие не предназначено для перемешивания горючих и легковоспламеняющихся материалов.

Порядок работы

1. Включите питание.
2. Установите емкость с перемешивающей жидкостью и подходящий магнитный якорь на рабочую поверхность
3. Установите заданную скорость, медленно поворачивая ручку регулировки скорости в нужное положение.

Устранение неполадок и информация о коде ошибки

Код неисправности	Описание проблемы	Причина	Решение
E01	Нет отклика на работу	Нет питания	Перед повторным включением проверьте и подключите источник питания.
		Изделие выключено	Проверьте положение сетевого выключателя и источник питания.
E02	Прибор не работает	Не установлена заданная скорость	Установите заданную скорость и убедитесь, что горит индикатор.
		Неисправность платы	Замените плату
		Неисправность двигателя	Замените двигатель

Гарантия

Изделие имеет гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании в течение 12 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Она не распространяется на повреждения любых изделий или деталей в результате неправильной установки и подключения, некорректной эксплуатации, несчастных случаев или ненормальных условий работы.

Если с Изделием возникают проблемы, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Свяжитесь с нашим отделом продаж или сервисным центром.

Серийный номер Изделия:

Контактная информация поставщика:

ООО «Компания НВ-Лаб»

Контактный телефон: 8 (495) 649-86-60

Эл. почта: info@nv-lab.ru